

SR0300 PYG 液体培养基配套试剂说明书

用途:

试剂 A 和试剂 B 各一支添加于 100ml (027340)PYG 液体培养基基础。

成份:

配套试剂 A:

氯化血红素 2.5mg/支

配套试剂 B:

维生素 K₁ 1mg/支

使用方法:

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 试剂 A 每支加入 1ml 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 然后与一支配套试剂 B 一起添加于 100ml (027340) PYG 液体培养基基础中。

贮存: 2~8℃

规格: 2×5 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333 转 8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com

SR0300 PYG 液体培养基配套试剂说明书

用途:

试剂 A 和试剂 B 各一支添加于 100ml (027340)PYG 液体培养基基础。

成份:

配套试剂 A:

氯化血红素 2.5mg/支

配套试剂 B:

维生素 K₁ 1mg/支

使用方法:

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
- 试剂的使用方法: 试剂 A 每支加入 1ml 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 然后与一支配套试剂 B 一起添加于 100ml (027340) PYG 液体培养基基础中。

贮存: 2~8℃

规格: 2×5 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333 转 8602 技术热线: 020-32078333 转 8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com