

## SR0750 李斯特氏菌显色培养基配套试剂说明书

### 用 途:

与 CRM014、CRM019 OA 李斯特氏菌显色培养基基础干粉配套使用，制成完整的李斯特氏菌显色培养基。

### 使用说明:

- 1、开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、每支李斯特氏菌显色培养基配套试剂（SR0750）添加 10mL 无菌纯化水，振荡溶解（可使用涡旋振荡器振荡 3-5min），再添加于 190mL 已灭菌并冷却至 50℃左右的李斯特氏菌显色培养基基础（CRM014、CRM019）中，充分混匀后倾注无菌平皿，待凝固，备用。

贮 存：2~8℃

规 格：5 支/盒

有 效 期：见包装盒

广东环凯微生物科技有限公司

地址：广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编：510663

传真：020-32078333-8619

销售热线：020-32078333-8602 技术热线：020-32078333 转 8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com