

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：Fraser 肉汤增菌液 FB2 配套试剂((GB/ISO)

英文名称：Additives for Fraser Broth (FB2) (GB/ISO)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR1140A	冻干试剂	5支*2/盒
SR1140B	溶液	

【产品用途】

SR1140A 和 SR1140B 各一支添加于 100mL (026080) 中配成 FB2 增菌液。

【配方成分】

试剂 A

配方	含量 (每支)
萘啶酮酸	0.002g
盐酸吡啶黄	0.0025g

试剂 B

配方	含量 (每支)
柠檬酸铁铵	0.05g

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法: SR1140A 每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再与 SR1140B 各一支添加于 100mL (026080) 中配成 FB2 增菌液。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2025 年 04 月 01 日