

SR0280 李氏增菌液 LB₁ 配套试剂使用说明书

用途:

每支添加于 2250mL (026040) 中配成 LB₁ 增菌液。

成份:

萘啶酮酸 50mg/支

盐酸吡啶黄素 30mg/支

(西林瓶开启示意图)

使用方法:


1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无茵条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示。

2. 试剂的使用方法: 每支加入 10mL 无茵生理盐水或无茵水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于已灭茵且冷却至 45℃的 2250mL (026040) 中配成 LB₁ 增菌液。

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒

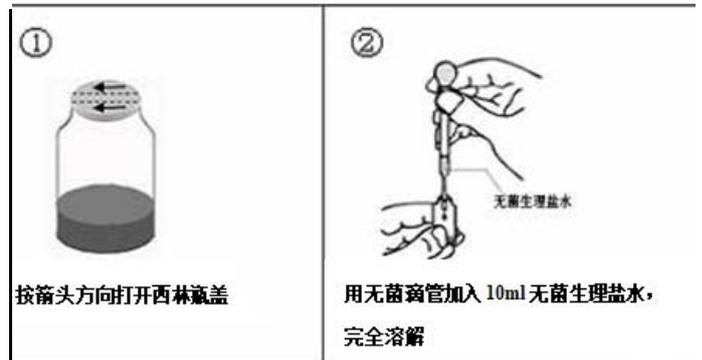

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com

SR0280 李氏增菌液 LB₁ 配套试剂使用说明书

用途:

每支添加于 2250mL (026040) 中配成 LB₁ 增菌液。

成份:

萘啶酮酸 50mg/支

盐酸吡啶黄素 30mg/支

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无茵条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示。

2. 试剂的使用方法: 每支加入 10mL 无茵生理盐水或无茵水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于已灭茵且冷却至 45℃的 2250mL (026040) 中配成 LB₁ 增菌液。

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 见包装盒



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail: Webmaster@huankai.com